

# QUI PHẠM VẬN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KHUẤY TỪ

1. Cắm phích điện vào nguồn điện
2. Bật nút nguồn điện trên máy khuấy từ (*nút đỏ bên phải có dòng chữ HAFPEB*).
3. Đặt cốc, dụng cụ chứa dung dịch cần khuấy đảo lên bề mặt khuấy từ (*chú ý trọng lượng tổng cộng của cốc, dụng cụ và dung dịch phải nằm trong giới hạn cho phép về trọng lượng tối đa*).
4. Bỏ vật khuấy từ (*cảm ứng từ*) vào dung dịch cần khuấy
5. Vận nút chỉnh tốc độ khuấy phù hợp với yêu cầu sử dụng (*nút màu đen bên phải, vận theo chiều kim đồng hồ tốc độ khuấy tăng dần*).
6. Sau khi sử dụng xong vận nút điều chỉnh tốc độ về vị trí 0
7. Lấy cốc, dụng cụ chứa dung dịch đã khuấy ra khỏi máy khuấy
8. Tắt nút nguồn điện trên máy khuấy từ (*nút đỏ bên phải có dòng chữ HAFPEB*).
9. Rút phích điện ra khỏi nguồn điện
10. Vệ sinh sạch sẽ máy khuấy từ (dùng khăn sạch lau 2 lần: lần 1 dùng khăn ướt, lần 2 dùng khăn khô lau lại).

BMCNCB  
Tháng 4 năm 2005